

台式电动离心机使用说明书

一、 产品简介

台式电动离心机是常规实验室用离心机，广泛应用于生物、化学、医药等科研教育和生产部门，低速台式电动离心机最高转速 4000r/min，适用于放射免疫鉴定及分离细胞和大质点。

二、 技术数据

型号	最高转速	容量	最大相对离心力	功率	电源
800	4000rpm	20ml×6	1435xg	20W	220V 50Hz

三、 安全须知

- 1、使用本产品前详细阅读全部使用说明书。
- 2、工作前应均匀放入空心管，将机器以最高转速运行 1-2 分钟，发现无异常才可工作。
- 3、不要接触正在运转的转头。
- 4、严禁转头在装载不平衡的状态下运行。
- 5、电线或插头损坏或电器设备故障，应由专业人士修理，使用生产厂家未推荐的电器设备会造成一定的质量问题。
- 6、不要在阳光直射的地方使用。
- 7、用户提供的电源插座的电气额定参数应大于本机的电器额定参数，有良好的接地措施
- 8、切勿将本机放在高温发热体旁。
- 9、严禁在运转的情况下移动机器。
- 10、 本机严禁强烈撞击。
- 11、 更换保险丝，应先将插头从插座中拔出。
- 12、 勿让儿童接近使用中的机器。
- 13、 运转时，必须盖好离心机机盖，以防物体进入，损坏机器。
- 14、 严禁用金属擦洗物进行擦洗，应用软布擦洗。

四、 使用说明

- 1、离心机的工作台应平整坚固。工作间整齐清洁，干燥并通风良好。
- 2、开机前应先将内腔及转头擦拭干净。
- 3、将事先称量一致的试管对应放入离心孔内。
- 4、关闭离心机盖。
- 5、调节转速旋钮，升至所需转速。
- 6、工作完毕，必须将调速旋钮置于最小位置，切断电源。
- 7、擦拭内腔及转头，关闭离心机盖。

五、 维护保养

- 1、离心机盖上不要放置任何物件。每次使用完毕，务必清理擦拭内腔及转头，盖好离心机盖。
- 2、离心机若长时间未使用，应将离心机盖开启一段时间，干燥内腔。

注：离心机长时间使用，自然磨损属正常现象。

六、 随机附件

说明书：1 份
电源线：1 根
离心管：6 只
合格证：1 份
保修卡：1 份

北京中兴伟业仪器有限公司

电话：010-52055056

传真：010-52055057

网址：www.zhongxingwy.cn

地址：北京市广渠东路 1 号